

Erstellungsdatum: 05/2023
Ersteller: Hallmann
Arbeitsbereich: Didaktik Chemie

Betriebsanweisung

gem. BetrSichV

Universität
Rostock



Traditio et Innovatio

.....
Unterschrift des Vorgesetzten, Freigabe

ANWENDUNGSBEREICH

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

•

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Dämpfen, Gasen und entzündlichen Stäuben verwenden!



- Das Erwärmen von Kolben o.ä. mit brennbaren Lösungsmitteln ist nicht zulässig.
- Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen und nicht im Abzug ablegen.
- Keine Körperteile in den Heißluftstrom des Gerätes bringen. Gerät nie mit Heißluftstrom in Richtung anderer Personen betreiben.
- Nur zum Ausheizen von hitzebeständigem Glas verwenden.
- Handschuhe und Tiegelzange verwenden, wenn Glasgeräte aufgeheizt werden.
- Gerät und Kabel vor Gebrauch auf Beschädigung überprüfen. Keine Benutzung bei festgestellten Schäden – Reparatur über Elektrowerkstatt veranlassen.
- Jährliche Elektroprüfung durch befähigte Personen durchführen lassen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL



- Bei Störungen oder ungewöhnlichen Betriebszuständen Gerät sofort abschalten. Notaus benutzen
- Heißluftpistole ist auch nach dem Ausschalten sehr heiß
- Gefährdete Mitarbeiter warnen
- Vorgesetzten informieren
- Im Brandfall Feuer mit CO₂-Feuerlöscher bekämpfen, soweit dies gefahrlos möglich ist

UNFÄLLE UND ERSTE HILFE

Notruf: 112



- Ersthelfer heranziehen ggf. kontaminierte Kleidung sofort entfernen, Notarzt verständigen
- lassen Sie auch kleinere Verletzungen sofort verbinden
- melden Sie jeden Unfall unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder dessen Vertreter
- achten Sie darauf, daß über jede Erste-Hilfe-Leistung Aufzeichnungen, z.B. in einem Verbandbuch, gemacht werden.

WARTUNG UND INSTANDHALTUNG



- jährlich oder nach Störungen vor Wiederinbetriebnahme durch befugte, fachkundige Person überprüfen lassen.